

ProteinRuler® II (12-120 kDa) ProteinRuler II (12-120 kDa) 未预染蛋白Marker

使用前请仔细阅读说明书

目录号: DR201

版本号: Version 1.0

保存: -18℃及其以下温度下保存两年。

浓度: 预染条带约2 µg/5 µl, 加亮条带约1 µg/5 µl, 其它条带约0.5 µg/5 µl。

产品说明

ProteinRuler® II由9种重组蛋白质组成, 分子量范围为12 kDa-120 kDa。经SDS-PAGE电泳后, 用考马斯亮蓝染色可见清晰的9条带。12 kDa为蓝色预染蛋白, 便于动态观察蛋白质电泳状态。50 kDa为加亮条带, 便于分子量鉴定。

储存液成分

50 mM Tris-HCl (pH 6.8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 10% glycerol, 1% SDS, 0.01% phenol red

使用方法


- 本品为即用型产品, 无需加热和加入还原剂即可上样电泳。
- 彻底化冻混匀后, 取5 µl ProteinRuler® II加入到凝胶(1 mm厚mini-gel)孔内; 大尺寸的凝胶需加10 µl ProteinRuler® II。

电泳图说明

ProteinRuler® II 在12% Tris-Glycine SDS gel电泳, 用考马斯亮蓝染色。

电泳条件

BioRad Mini电泳装置, 200 V电泳50分钟。

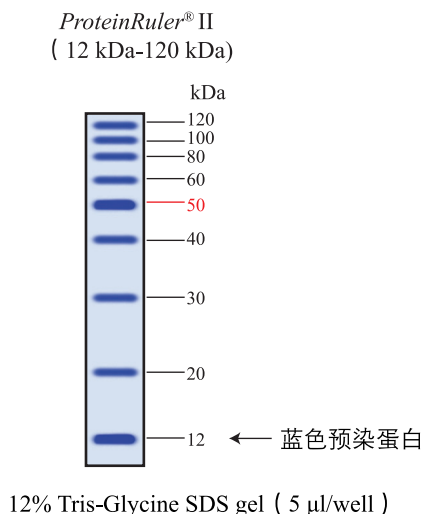

本产品仅供研究, 不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务电话 +86-10-57815020

服务邮箱 complaints@transgen.com

